

INSTRUCCIONES DE USO

Para hacer uso de este equipo será **indispensable** que la persona solicitante siga las siguientes instrucciones:

1. Notificar al responsable del área la necesidad de usar la centrífuga.
2. Llenar la “Bitácora de uso de equipo” con los datos que se te solicitan.
3. Encender la centrífuga y levantar la tapa con el botón indicado.
4. Antes de colocar los tubos, asegurarse que los tubos están correctamente cerrados.
5. Colocar los tubos en las canastillas de forma equidistante (equilibrar la carga colocando los tubos en posiciones opuestas). Si solo se va a centrifugar una muestra, hacer un tubo de equilibrio para cargarlo directamente enfrente del tubo de muestra. Si se van a centrifugar más de dos tubos, solo los que están directamente opuestos tendrán que ser iguales en masa.
6. Ingresar los datos de velocidad y tiempo de centrifugación acorde a lo siguiente:

TIPO DE MUESTRA	VELOCIDAD (rpm)	TIEMPO (min)
SUERO	4000	15
PLASMA	3500	10
ORINA	2500	10

7. Mantener vigilancia sobre la centrífuga, si se escucha un golpeteo mientras sube la velocidad se deberá realizar una parada de emergencia.
8. No abrir la centrífuga hasta que ésta se haya detenido por completo.
9. Reacomodar los tubos, considerando lo mencionado en los puntos 5 y 6, si no se escucha ningún ruido, dejar que se cumpla el tiempo de centrifugación.
10. Una vez cumplido el tiempo, esperar a que la centrífuga se haya detenido por completo.
11. Levantar la tapa con el botón indicado y retirar con cuidado los tubos centrifugados.
12. Limpiar el rotor y las cubetas con una gasa limpia con el mínimo de solución desinfectante.
13. Bajar la tapa y **APAGAR EL EQUIPO.**
14. El responsable del área deberá validar la entrega del equipo colocando su rúbrica en la “Bitácora de uso de equipo”.